


## 5. 画面の説明

### 5.1 メイン画面

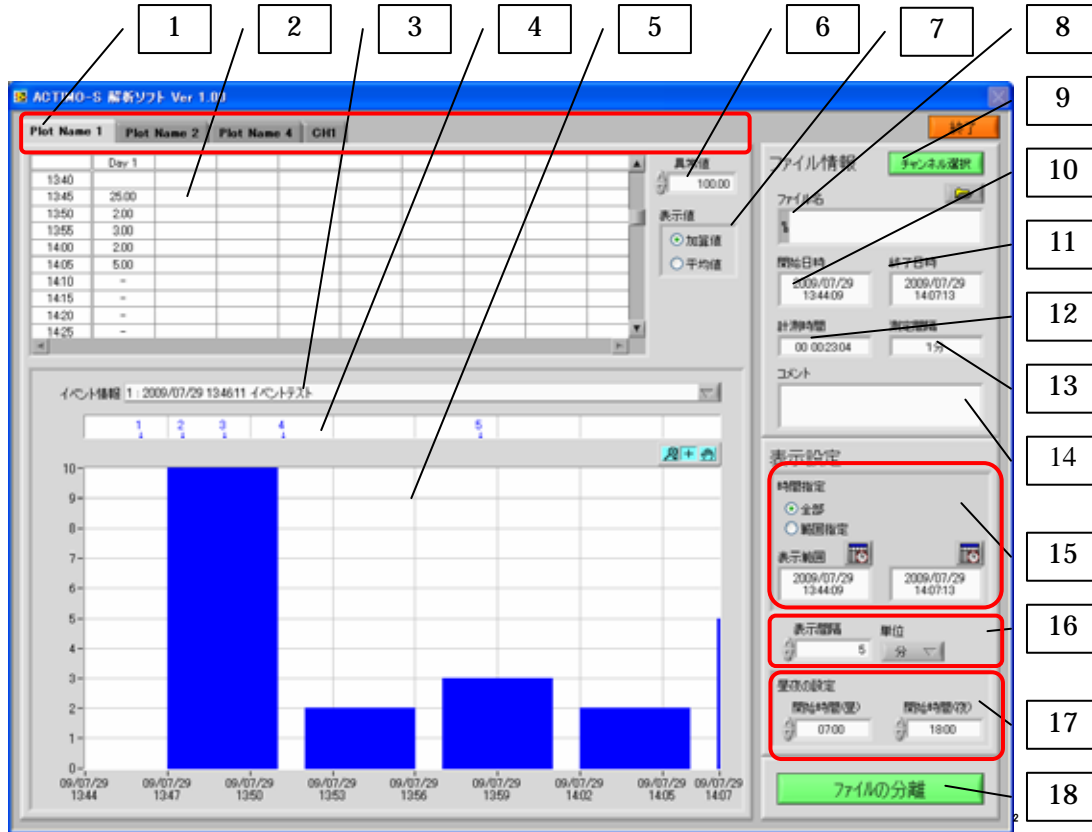

No.	項目名	説明
1	CH 選択タブ	<p>ファイルに保存されている、運動量データまたは摂餌データのチャンネルを表示します。 チャンネル名がタブに表示されます。 また、タブを選択して表示チャンネルを切り替えます。</p>
2	データ表示欄	<p>ファイルから読み込みしたデータを表示します。 縦軸、横軸はそれぞれ、以下の区切りで表示します。 縦軸: 時間(表示間隔) 横軸: 日 表示値は以下の計算結果となります。 運動量: 表示間隔を基準とした平均値 摂餌量: 表示間隔を基準とした加算値</p> <p>また、表示されている値は変更する事ができます。 変更されたデータは、黄色で表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>異常データは赤色で表示します。</li> <li>時間指定の表示範囲外ではハイフン[-]を表示します。</li> <li>一時停止でデータ抜けが発生した場合、空欄表示になります。</li> </ul>

No.	項目名	説明
3	イベント表示	イベント情報(イベント追加時間:コメント)を表示します。 イベント表示はプルダウンで一覧表示します。
4	イベントグラフ	イベントが追加された時間にカーソルを表示します。
5	表示グラフ	データをグラフ表示します。 X 軸: 時間(1 週間分の表示) Y 軸: 測定値 白色のエリア: 昼間 黄色のエリア: 夜間
6	異常値	異常値となるデータの範囲を設定します。 測定データが異常値を超える場合、データ表示欄で異常データとして扱います。(欄を赤色で表示します。)
7	表示値	表の値を加算値、平均値で変更します。 加算値: 指定範囲の合計値 平均値: 指定範囲の 1 分あたりの平均値
7	ファイル名	読み込みファイル名の選択・表示を行います。 ファイルの選択は、右上のアイコンを押して、ファイル選択ダイアログを表示します。
8	チャンネル選択	読み込みファイル中の測定チャンネルから、解析ソフト上で表示するチャンネルを選択します。 チャンネル選択は別ウィンドウを表示して行います。
9	開始日時	測定ファイルの開始日時を表示します。
10	終了日時	測定ファイルの終了日時を表示します。
11	計測時間	測定ファイルの計測時間(日 時間:分:秒)を表示します。
12	測定間隔	測定ファイルの測定間隔を表示します。
13	コメント	測定ファイルの全体コメントを表示します。
14	時間設定	データ表示・グラフ表示で使用する範囲を指定します。 全データ: 測定データ全てを使用します。 範囲指定: 表示範囲(開始時間~終了時間)を指定します。
15	表示間隔	データ表示・グラフ表示の表示間隔を指定します。 時間は数値入力で行います。 また、単位を分と時間で選択します。
16	昼夜の設定	昼間の開始時刻と夜間の開始時刻を指定します。
17	ファイル分離	読み込みファイルから、チャンネル選択・開始時刻・終了時刻・測定間隔などを変更して、新規ファイルデータを作成します。


### 5.1.1 グラフ操作について


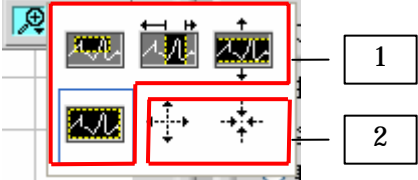


グラフ上の表示範囲は以下の方法で変更可能です。

1. X軸、Y軸に直接値を入力して表示範囲の変更
2. ツールを使用して表示範囲の変更

#### ツールについて

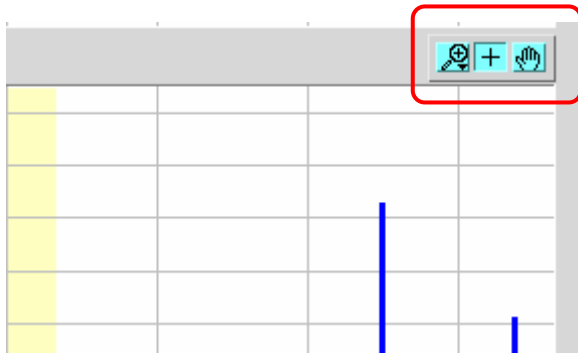
グラフ右上のツールを選択して、表示範囲を変更することが出来ます。  
 選択は、マウスクリックで行います。



	項目名	説明
	表示範囲変更 拡大・縮小	ポップアップするウィンドウから機能を選択します。  1: グラフ上の範囲を指定して、拡大表示を行います。 2: カーソルを中心に拡大、縮小を行います。
	通常操作	グラフ操作無効の状態になります。
	表示範囲の移動	グラフ上をマウスドラックして、表示範囲を移動します。

## 5.2 チャンネル選択

データ表示・グラフ表示・ファイル分離で使用するチャンネルを選択します。  
 メイン画面から[チャンネル選択]ボタンを押すと表示します。

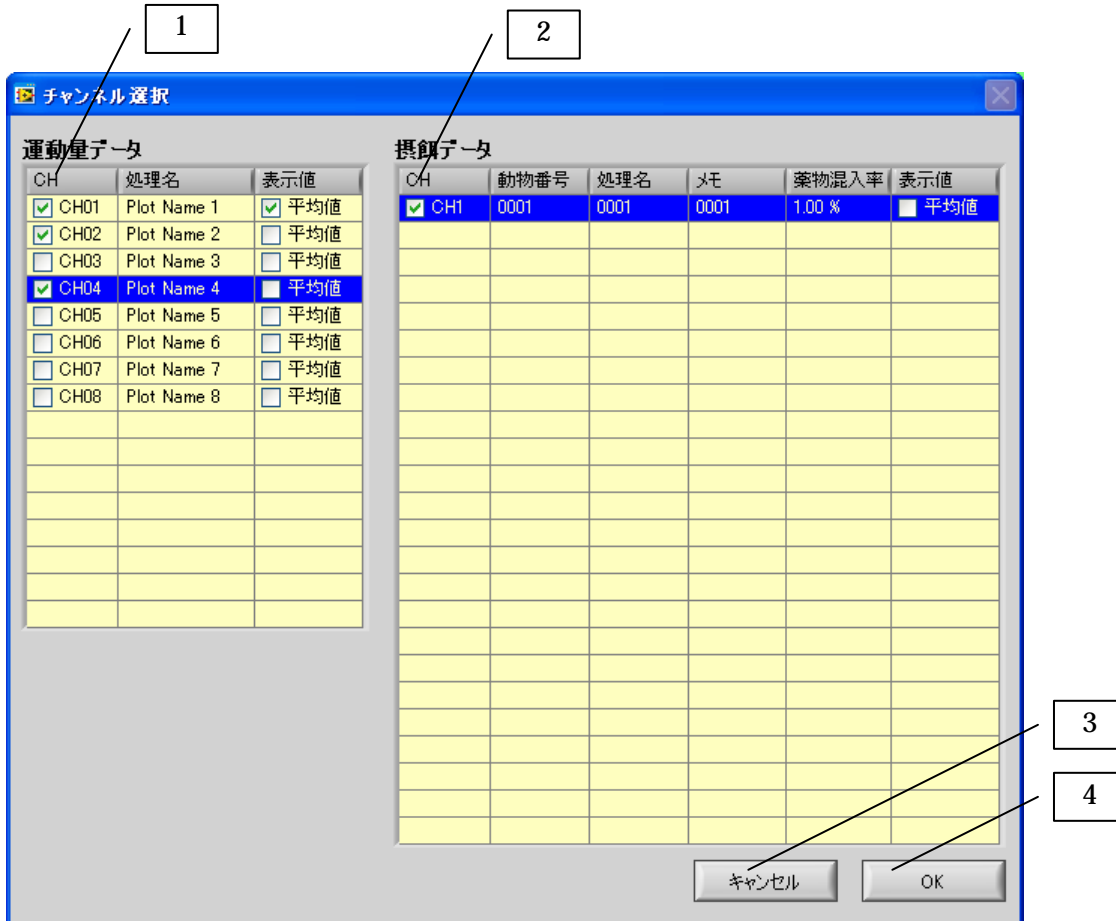

No.	項目名	説明
1	運動量データ 一覧	運動量データのチャンネル一覧を表示します。 表示チャンネルの指定する場合はチェックボックスを On にします。  また、各CHの加算値／平均値 設定を変更することが出来ます。
2	摂餌データ 一覧	摂餌データのチャンネル一覧を表示します。 表示チャンネルの指定する場合はチェックボックスを On にします。  また、各CHの加算値／平均値 設定を変更することが出来ます。
3	キャンセル	設定を破棄してメイン画面に戻ります。
4	OK	設定を反映してメイン画面に戻ります。