


## 連結コックの流量調整方法

麻酔マスクへ供給するための連結コックは、麻酔ガスを供給する際に流量の調整を行う必要があります。これは、麻酔装置に近いマスクに麻酔ガスが多く流れる傾向があり、末端のマスクにガス供給が足りないため、維持麻酔から覚醒してしまうことがあります。

したがって、確実な麻酔維持を行うため、実験前に供給流量の調整を行ってください。

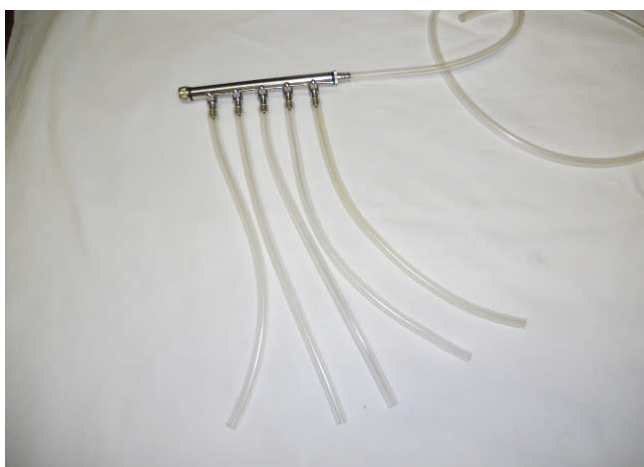

- ・準備  
ビーカーなどの容器に水入れてください。
- マスクにつながっているホースを外し、連結コックとホースのみにします。
- 気化器は「OFF」にして、供給する流量を流量計より調節します。



- ・調整  
麻酔装置より空気を供給した状態で、ホースを水の入った容器に入れます。
- 泡の出ている量をコックを調整しておおよそ同じ量にします。
- 画像のように、麻酔装置に近い側（右側）のコックがやや閉まっています。
- 以上で調整完了です。