

## マウス・ラット麻酔マスク SN-487-70-08

材質:硬質塩化ビニール製 内径:26mm  
アルコール消毒による破損を防ぎます

麻酔ガス導入及び余剰排気・回収用ホース接続口付き



排気(回収)機能対応タイプ



ホース接続口は、用途に合わせて簡単に脱着可能です。




パラフィルムを被せ、動物の大きさに合わせてカッター等で穴を開け、鼻先が入るように指先で形を整えます。

## マウス・ラット麻酔マスク 経鼻投与対応用 SN-487-70-09



麻酔維持中の経鼻投与を可能にしています。  
日本大学 薬学部 薬剤学研究室  
鈴木豊史教授ご指導

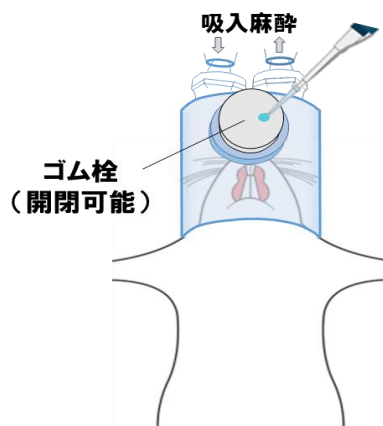

参考文献: J. Vis. Exp. (141), e58485 (2018), doi10.3791/58485

<https://www.jove.com/video/58485/novel-methods-for-intranasal-administration-under-inhalation>

株式会社 シナノ製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-12-9

電話:03-3814-8538

FAX:03-3811-5326

mail: info@shinanoseisakusho.jp